


Ineov

Pharmaceutical and Cosmetic Solutions

FLEXO

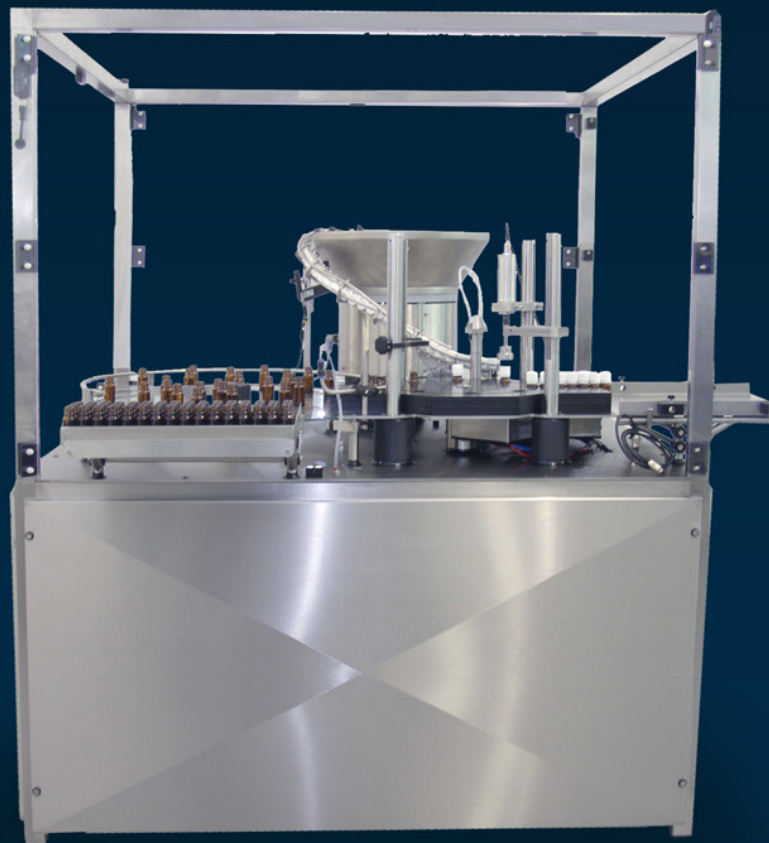

PGF PARTNER
21, route du Lotissement
89440 L'ISLE SUR SEREIN - FRANCE

Tél : 00 33 03 86 33 83 56
Fax : 00 33 03 86 33 89 16

buropgf@wanadoo.fr
www.pgfpartner.com



Pharmaceutical and Cosmetic Solutions

PGF PARTNER

21, route du Lotissement
89440 L'ISLE SUR SEREIN - FRANCE

Tél : 00 33 03 86 33 83 56

Fax : 00 33 03 86 33 89 16

buropgf@wanadoo.fr

www.pgfpartner.com

TABLETOP FILLING AND CAPPING MACHINE

FLEXO est une machine de remplissage et de bouchage automatique ou semi automatique selon les versions pour des flacons de 12 à 55 mm de diamètre.

Cette machine peut être connectée à tout type de pompe de dosage (péristaltique, à piston, à engrenages,...)

La plage de dosage de FLEXO est comprise entre 0,1 à 250 ml selon la dimension des flacons.



Cette configuration permet aussi la dépose manuelle des bouchons afin d'optimiser la rentabilité de la machine. Grâce à l'écran tactile l'opérateur peut choisir le mode de production (automatique ou semi automatique), la machine change de sens de rotation suivant le type de production sélectionnée.

Ce système permet de minimiser les temps morts et les pertes de productivité. Un changement de format complet est effectué en moins de 10 minutes et ce sans aucun outil. Afin d'éviter toute contamination croisée, cette machine a été pensée pour être totalement nettoyable et ne laisser aucunes pièces sur la partie supérieur du bâti.

La machine FLEXO peut ainsi être utilisée en salle blanche, sous Flux Laminaire et sous Isolateur par les industries pharmaceutiques et cosmétiques pour toutes leurs petites et moyennes productions.

Deux versions sont disponibles :

- FLEXO semi automatique
- FLEXO automatique.

En version semi automatique, l'opérateur alimente les flacons sur la table d'accumulation, afin qu'ils soient acheminés automatiquement sous le bec de remplissage. Une fois le flacon rempli l'opérateur dépose manuellement le bouchon ou la capsule sur le flacon pour être vissé ou serti automatiquement.

Pour la version automatique un bol vibrant avec un « pick and place » alimente et dépose le bouchon ou la capsule sur le flacon.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Applications : Semi automatic or automatic filling and closing vials

Filling Volume : 0,1 ml to 250 ml

Mains : 110 / 230 VAC – 50 / 60 Hz

Accuracy : Better than +/- 1%

Pneumatic connection : 6-7 bar clean and dry air

Air consumption : Max 200 l/min

Bottle height : 130 mm max

Bottle size : 65 mm max

speed : 1800/2000 fills/hour

Cap size : 55 mm max for manual closing

Ingress protection : IP 31

Power consumption : Max 500 W

Materials : Stainless steel, Delrin

Interface : on request

Accessories : Automatic closing, gassing nozzles, ...

Weight : 250 Kg

